



AUGEN-NOTFALLPLAN



pH Neutral



Plum Augenspüllösung



Nehmen Sie die Flasche aus der Box



Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht



Den Kopf zurücklehnen, Flasche leicht zusammendrücken und spülen



Oder mit vorgebeugtem Kopf die Augen von unten spülen

WICHTIG!

Bei allen Schäden soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspüllflasche während des Spülvorgangs nur leicht zusammendrücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder Verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.